

PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT DE SURFACE COVID

KIT CHIFFONNETTE COVID-19 PCR

Matériel :

- Un sachet d'emballage
- Une chiffonnette stérile imprégnée dans un sachet refermable avec des liens
- Une paire de gants



Protocole :

- 1** - Se laver les mains au savon ou au gel hydroalcoolique.
- 2** - Ouvrir le sachet.
- 3** - Enfiler la paire de gants (mettre une nouvelle paire de gants à chaque prélèvement).
- 4** - Ouvrir le deuxième sachet contenant la chiffonnette bleue.
- 5** - Serrer la chiffonnette dans une main et retourner le sachet sur l'avant-bras, comme un gant (voir photo n°3 ci-dessus).
- 6** - Déplier la chiffonnette, puis essuyer la surface à tester, en appuyant de gauche à droite (surface de table, cafétéria, table de réunion, banque accueil, toute surface testée).
- 7** - Remettre la chiffonnette en rabattant le sachet.
- 8** - Fermer hermétiquement avec les liens métalliques.
- 9** - Préciser sur le sachet : la surface prélevée, la date, l'heure et le nom du client.
- 10** - Remplir la demande d'analyse (qui sera à renvoyer avec l'échantillon prélevé).
- 11** - Retourner le sachet, sous couvert du froid au laboratoire avec la demande d'analyse complétée afin de recevoir vos résultats.

Remarques :

- Les milieux fournis se conservent à +4°C.
- Conserver à +4°C la chiffonnette entre le prélèvement et l'envoi.